


SANITEST


MODE D'EMPLOI

Avant d'utiliser le SANITEST ne pas oublier de se laver et de se désinfecter les mains.

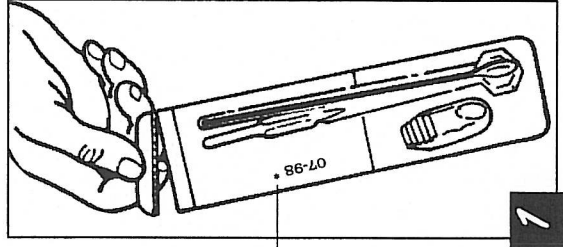


1

• Déchirer la languette d'inviolabilité.

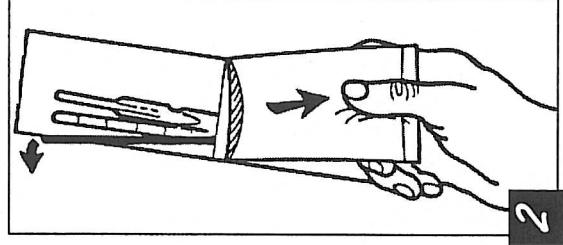

2

• Ouvrir le blister en décollant le film blanc jusqu'à la partie métallisée.
• Sortir l'écouvillon par le manche en veillant à ne pas toucher l'extrémité cotonneuse, et ne pas la mettre en contact avec quoi que ce soit.

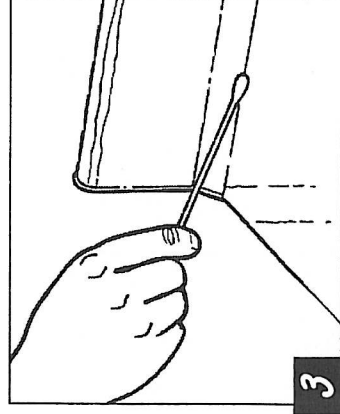

3

• Pour effectuer le prélèvement, frotter l'extrémité cotonneuse de l'écouvillon en tournant ce dernier sur lui-même, sur une surface d'environ 10 cm x 10 cm de la zone ou du matériel à contrôler.

Les prélèvements devront être effectués sur des surfaces rincées et séchées afin d'éviter tout contact de l'écouvillon avec des produits de lavage ou de désinfection. Dans le cas de résultat positif, procéder au nettoyage et à la désinfection de la zone concernée.

*** Vérifier la date de fabrication indiquée sur le SANITEST. Validité 18 mois.**

Pour tous renseignements, contacter :

SANIPOUSSE
HYGIÈNE - PROTECTION - SÉCURITÉ - ÉQUIPEMENT

Service Technique : Parc A10 Sud-Ouest - 15 rue Copernic
41261 - La-Chaussée-Saint-Victor Cedex
Tel : (33) 02 54 43 75 75 - Fax : (33) 02 54 43 76 64
email : contact@sanipousse.com - <http://www.sanipousse.com>

SANITEST Germes totaux Réf. DO10

Couleur d'origine : ORANGE

Lecture après 16 heures minimum dans l'étuve.

Couleur orange : résultat NÉGATIF. Absence d'une contamination.
Couleur jaune : résultat POSITIF. Présence d'une contamination.

Dans le cas d'une faible contamination (moins d'une centaine de bactéries sur le prélèvement) le changement de couleur apparaîtra au delà des 16 heures dans l'étuve.

SANITEST Coliformes Réf. DO20

Couleur d'origine : VERT PÂLE

Lecture après 16 heures minimum dans l'étuve.

Couleur vert pâle : résultat NÉGATIF. Absence d'une contamination.
Couleur jaune : résultat POSITIF. Présence d'une contamination.

Dans le cas d'une faible contamination (moins d'une centaine de germes sur le prélèvement) le changement de couleur apparaîtra au delà des 16 heures dans l'étuve.
ATTENTION : ce SANITEST peut être positif en cas de forte contamination par d'autres germes, salmonelles par exemple.

SANITEST Staphylocoques Réf. DO30

Couleur d'origine : ROUGE

Lecture après 16 heures minimum dans l'étuve.

Couleur rouge : résultat NÉGATIF. Absence d'une contamination.
Couleur jaune : résultat POSITIF. Présence d'une contamination.

Dans le cas d'une contamination faible, le changement de couleur apparaîtra après un temps, dans l'étuve, de 24 heures.

SANITEST Salmonelles Réf. DO40

Couleur d'origine : KAKI

Lecture après 16 heures minimum dans l'étuve.


Couleur kaki : résultat NÉGATIF. Absence d'une contamination.
Couleur noir : résultat POSITIF. Présence d'une contamination.

Ce SANITEST peut être positif en cas de contamination moyenne ou forte par les coliformes. Dans ce cas, la couleur du réactif passe du kaki au rouge.

Conditions de stockage : à température ambiante, environ 20°C


Méthode de destruction d'un SANITEST, préconisée dans le cas d'un résultat positif, avant de le jeter : le SANITEST est inactivé par immersion ou pulvérisation d'un désinfectant. (Si vous ne disposez pas d'un produit spécifique, vous pouvez utiliser de l'eau de Javel).

Dans le cas de résultats régulièrement positifs, prendre contact avec votre laboratoire. Pour toute information complémentaire, téléphoner à SANIPOUSSE au (33) 02 54 43 75 75.

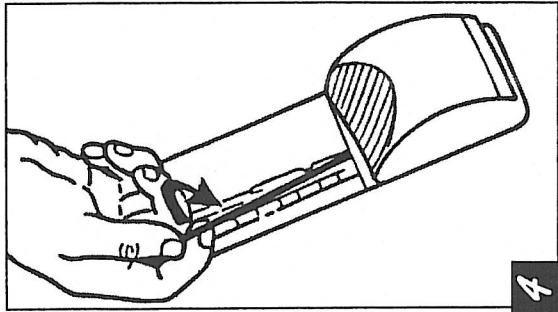


4

- Replacer dans le blister l'écouvillon en positionnant l'extrémité cotonneuse dans la cavité et la tige dans le logement situé au milieu du blister.

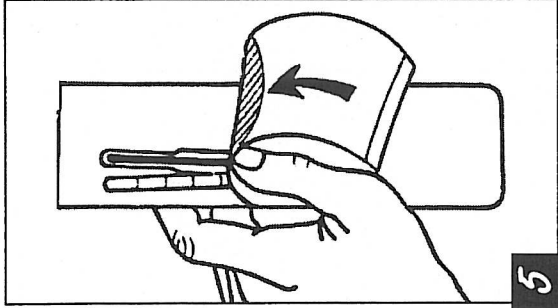


5

- Recoller le film blanc uniformément au dos du blister.

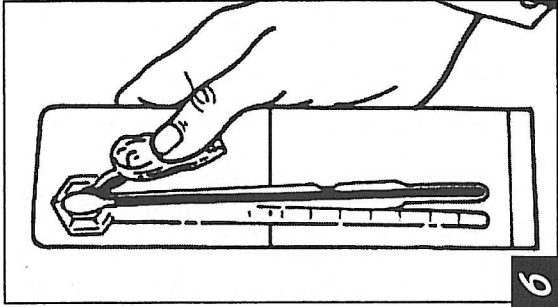

6

- Transférer le réactif vers la cavité renfermant l'extrémité cotonneuse en appuyant fermement avec le pouce sur la partie crantée du réservoir contenant le réactif, en remontant vers l'extrémité côté cavité.

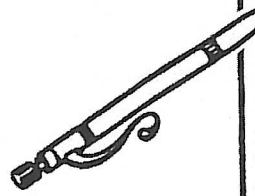


7

- Tapoter le blister, si nécessaire, pour que le réactif enveloppe uniformément l'extrémité cotonneuse de l'écouvillon.

8

- Noter au dos du SANITEST les indications concernant le prélèvement et les reporter éventuellement dans le cahier des relevés quotidiens des autocontrôles.

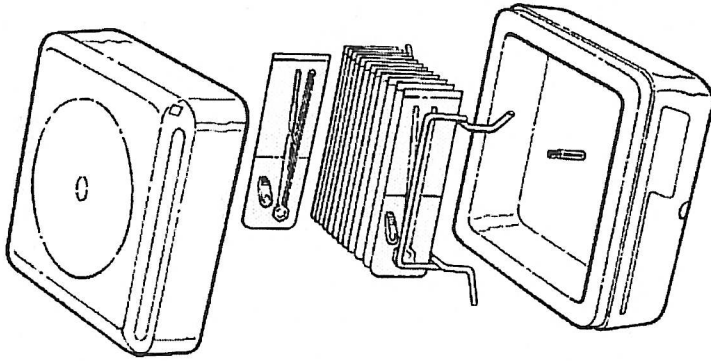

9

- Positionner le SANITEST dans l'étuve en le plaçant horizontalement sur le positionneur, l'écouvillon devant se trouver en position basse. Brancher l'étuve au moins 30 minutes avant de positionner les SANITEST. Veiller à replacer le couvercle sur l'étuve le plus rapidement possible.

10

- Laisser les SANITEST dans l'étuve régulée pendant le temps préconisé au dos du SANITEST en évitant d'ouvrir l'étuve.

11

- Sortir le SANITEST de l'étuve et sans ouvrir le blister, comparer la couleur du réactif avec celle des pastilles au dos du SANITEST.

LECTURE DES SANITESTS

L'ÉTUVE Réf. DE01

Le voyant rouge allumé indique que l'étuve est en phase de chauffe. Il s'éteint lorsque la température maximale est atteinte puis se rallumera quand la température sera descendue à son minimum. L'étuve DE01 est conçue pour fonctionner à une tension de 230 V et une température du local d'environ 21 °C.

LES SANITESTS

La contamination microbiologique est aisément mise en évidence par le changement de couleur du réactif au contact des prélèvements, après un temps d'incubation dans l'ÉTUVE SANIPOUSSE DE01, de 16 heures. Dans le cas d'une faible, voire très faible contamination, le changement de couleur ne se fera qu'au delà des 16 heures d'incubation.

Couleur d'origine :		SANITEST		Germes Toxiques		Ref. DE01	
Lecture après 16 h en durée à 37°C		Date		H		TP	
couleur		Résultat négatif		Résultat positif		Résultat négatif	
couleur		Correct		Correct		Correct	
couleur		Résultat positif		Résultat positif		Résultat positif	
couleur		Mauvais		Mauvais		Mauvais	
SANIPOUSSE - 4100 av. du général de Gaulle - 93100 Villette - Tél. 01 41 51 51 51 - Fax 01 41 51 51 51							

PROTOCOLE D'UTILISATION SANITEST

Système-réactif permettant de contrôler la propreté microbiologique des matériels et plans de travail

- UTILISATION SIMPLE ET PEDAGOGIQUE
- PERMET DE CONTROLER LES ENDROITS DIFFICILEMENT ACCESSIBLE
- DELAI DE LECTURE RAPIDE
- INTERPRETATION A LA PORTEE D'UTILISATEURS NON INITIES
- LE MILIEU REACTIF N'EST PAS EN CONTACT AVEC LA SURFACE DE PRELEVEMENT

Après avoir mis en place le plan de nettoyage, vous devez vérifier l'efficacité de celui-ci conformément à l'article 12 de l'arrêté du 29/09/97.

UTILISATION DU SANITEST

- 1 – DECHIRURE DE LA LANGUETTE DE SECURITE, OUVERTURE PARTIELLE PAR PELAGE DE L'ADHESIF ET EXTRACTION DE L'ECOUVILLON
- 2 – PRELEVEMENT PAR FROTTEMENT DE L'EXTREMITÉ FIBREUSE DE L'ECOUVILLON SUR LA SURFACE A CONTROLER
- 3 – REMISE EN PLACE DE L'ECOUVILLON DANS SON LOGEMENT ET FERMETURE DU BLISTER
- 4 – NOTER AU DOS DU SANITEST, LES INDICATIONS CONCERNANT LE PRELEVEMENT
- 5 – TRANSFERT DU MILIEU REACTIF SUR L'ECOUVILLON EN APPUYANT FERMEMENT SUR LA CUPULE CONTENANT CE MILIEU
- 6 – MISE EN PLACE DES SANITEST DANS LA MINI-ETUVE AUTOREGULEE A 37°C ET INCUBATION PENDANT 16H00
- 7 – SORTIR LES SANITEST DE L'ETUVE APRES INCUBATION ET LIRE LES RESULTATS PAR CODE COULEUR INDIQUE AU DOS DU SANITEST
- 8 – NOTER ET CONSERVER VOS RESULTATS DANS LE CAHIER DE FICHES AUTOCONTROLES DESTINES A LA D.S.V

NB : nous vous conseillons d'effectuer un autocontrôle (SANITEST Germes Totaux) par semaine et par établissement avec rotation, chaque semaine, d'une nouvelle surface

LECTURE DES SANITEST

=> Au bout de 16 heures, vous effectuez une lecture des SANITEST généraux. Si un changement de couleur du réactif s'est opéré, nous vous conseillons de déterminer l'origine de la contamination grâce aux SANITEST spécifiques Coliformes (D020), Staphylocoques (D030) et Salmonelles (D040) puis de mettre en place les actions correctives et de sensibiliser l'ensemble du personnel.

NB : afin de gagner du temps, vous pouvez utiliser les SANITEST spécifiques conjointement aux SANITEST généraux. Ainsi, dans le cas d'un changement de couleur des SANITEST généraux et d'un des SANITEST spécifiques, vous identifiez immédiatement le germe contaminant.

=> Dans le cas où le SANITEST général est positif et les SANITEST spécifiques sont négatifs, vous devez faire appel à votre laboratoire habituel.

=> Les SANITEST peuvent être confiés à votre laboratoire pour des analyses complètes du prélèvement que vous aurez effectué.

Validité des SANITEST : DLU indiquée sur la boîte de 15 Sanitest

REGLAGE DE LA TEMPERATURE DE L'ETUVE

Les étuves sont réglées en usine pour une température de $\pm 1^{\circ}\text{C}$ (ex: 37-39°C) dans une ambiance d'atelier de 18 à 22°C.

Cette température dépend en partie de la température extérieure à l'étuve.

Remarque : Lorsqu'on veut augmenter la température, il faut attendre que le voyant rouge de chauffe soit éteint avant de toucher le potentiomètre pour voir le voyant rouge se rallumer.

- Si la température extérieure à l'étuve est de 15°C par exemple, il convient de tourner le potentiomètre, à l'aide d'un petit tournevis, dans le sens des aiguilles d'une montre (de l'ordre de 1 ou 2mm).
 - Si la température extérieure à l'étuve est haute, par exemple 30°C, il faut ajuster le potentiomètre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
-

Nettoyage et désinfection de l'étuve SANITEST

Objectif : *sécurité biologique de l'étuve*
Matériels : *lavettes, boîtiers aérosols*
Produits : *SANetDERM, SANIBRUIZ SR3*
Méthodes : *lavage manuel, pulvérisation*
Objets : *intérieur et extérieur étuve et couvercle*
Fréquence : *chaque semaine*



Niveau d'Hygiène : *propreté microbiologique*

Opérations préliminaires

Vider complètement l'étuve et la débrancher. S'assurer de la sécurité des opérations de nettoyage et de désinfection.



Nettoyage

Préparer une solution à 5% (v/v) de SANetDERM en eau tiède. Nettoyer l'intérieur et l'extérieur de l'étuve et de son couvercle à l'aide d'une lavette imprégnée de la solution. Mettre à tremper le porte-test dans la solution. Laisser agir 15 minutes. Rincer à l'eau potable à l'aide d'une lavette et essuyer avec un chiffon non tissé.

Produit

SANetDERM



Concentration %
(v/v)

5

Temps de
contact (mn)

15

Désinfection

Pulvériser le SANIBRUIZ SR3 à l'intérieur de l'étuve, du couvercle et sur le porte-test. Laisser sécher 15 minutes minimum.

Produit

SANIBRUIZ SR3



Concentration %
(v/v)

pur

Temps de
contact (mn)

15

Le conseil SANIPOUSSE

Afin d'assurer une parfaite propreté microbiologique, l'extérieur de l'étuve et du couvercle peut être désinfecté quotidiennement par pulvérisation de SANIBRUIZ SR 3 ou par utilisation d'une lingette SANIBRUIZ SR

Points de contrôle

visuel

Sécurité

PORTEZ LES EPI

Les produits référencés dans cette procédure peuvent représenter un risque. Il est indispensable de lire les étiquettes, consulter les Fiches de Données de Sécurité et de respecter les préconisations. Ne mélanger aucun produit.

contact@sanipousse.com

IR01

07/01/10

